

Чек-лист практического навыка «Работа с индивидуальным дозиметром для контроля экспозиционных доз гамма- и нейтронного облучения, получаемых людьми»

Ф.И.О. студента _____ Группа, факультет _____ Дата _____

№	Действие	1*	0.5**	0***
1	Внешний осмотр и зарядка дозиметра ИД-1			
	Отвинтить пылезащитный колпачок дозиметра и колпачок гнезда «заряд» на зарядном устройстве Регулятор напряжения вывести против часовой стрелки Дозиметр вставить в гнездо до щелчка, при этом внизу гнезда должна зажечься лампочка, освещающая шкалу дозиметра Наблюдая в окуляр и вращая регулятор напряжения по часовой стрелке, установить изображение нити на нулевую отметку шкалы дозиметра Вытащить дозиметр из гнезда и навинтить защитный колпачок.	75.0		0.0
	Ошибка			
	• Не проведен внешний осмотр зарядного устройства		25.0	
	• Дозиметр вставлен неправильно (нет щелчка, не зажглась лампочка)		25.0	
	• Нить шкалы не установлена на нулевую отметку		25.0	
2	Наблюдая в окуляр дозиметра, определить по положению изображения нити на шкале величину дозы гамма-излучения, полученную во время работы Ошибка	25.0		
	• Неверная оценка тяжести острой лучевой болезни по показаниям индивидуального дозиметра		10.0	
	• Неверная оценка показания шкалы и определения дозы гамма или нейтронного облучения			0.0
	Итого	100.0	75.0-50.0	0.0

* выполнил полностью; ** выполнил не полностью (с ошибками); *** не выполнил

